

MACHEREY-NAGEL

Tests NANOCOLOR[®] DCO

En accord
avec la norme
**ISO
15705**



Sûr, fiable, incontestable

- Une analyse en toute sécurité pour l'utilisateur
- Aucun danger dû à l'émanation de dichromate et de mercure
- Résultats uniques sur le marché

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Tests NANOCOLOR® DCO

Une analyse DCO en toute sécurité

Aucun risque avec les tests NANOCOLOR® DCO

Est-ce que la détermination de la CSO rime avec danger ? Aucunement avec les tests NANOCOLOR® DCO de MACHEREY-NAGEL ! Un laboratoire d'analyse indépendant, Eurofins, a testé nos réactifs NANOCOLOR® DCO selon leur potentiel de danger et a constaté que même notre test NANOCOLOR® DCO 1500 contenant la plus haute concentration de dichromate de potassium, est sûr pour l'utilisateur.

Même dans le cas peu probable où les cuves rondes NANOCOLOR® DCO sont minéralisées, ouvertes sans bouchons, aucune contamination de l'air ambiant par le mercure ou d'autres substances n'est détectée. De ce fait, aucun système spécifique d'extraction des fumées n'est requis.

Avec ces résultats, MACHEREY-NAGEL souligne son haut niveau d'excellence par rapport à vos exigences en matière de sécurité. Nous continuerons à mettre tout en œuvre afin d'y répondre.



Mesures avec NANOCOLOR® DCO 1500

Pour l'essai, 48 déterminations ont été réalisées avec le test NANOCOLOR® DCO 1500 selon la notice d'utilisation avec ou sans bouchon.

	Valeur de base	Valeur de base	Avec bouchon	Avec bouchon	Sans bouchon	Sans bouchon
Unité	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Paramètre	Dichromate	Mercure	Dichromate	Mercure	Dichromate	Mercure
Valeur mesurée dans l'air ambiant	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033

Informations de commande

Test		Domaine de mesure	REF
DCO 40*	ISO 15705	2–40 mg/L O ₂	985027
DCO 60*	ISO 15705	5–60 mg/L O ₂	985022
DCO LR 150*	ISO 15705	3–150 mg/L O ₂	985036
DCO 160*	ISO 15705	15–150 mg/L O ₂	985026
DCO 160* Hg-free		15–160 mg/L O ₂	963026
DCO 300*		50–300 mg/L O ₂	985033
DCO 600*	ISO 15705	50–600 mg/L O ₂	985030
DCO HR 1500*	ISO 15705	20–1500 mg/L O ₂	985038
DCO 1500*	ISO 15705	100–1500 mg/L O ₂	985029
DCO 1500* Hg-free		100–1500 mg/L O ₂	963029
DCO 4000*		400–4000 mg/L O ₂	985011
DCO 10000*		1,00–10,00 g/L O ₂	985023
DCO 15000*		1,0–15,0 g/L O ₂	985028
DCO 60000*		5,0–60,0 g/L O ₂	985012

Ce produit contient des substances dangereuses qui doivent être identifiées sur l'étiquette. Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdet Cedex · France

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS

(Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531
N° intracommunautaire FR04 379 859 531