

MACHEREY-NAGEL

Testovací soupravy NANOCOLOR ChSK

Analytika vody



Bezpečně, bezpečněji, nejbezpečněji

- zjednodušení úkonů uživatele
- potenciální nebezpečí kontaktu s dichromanovými a rtuťnatými výpary snižené na nulu
- bez nutnosti kontrolních měření
- výjimečné výsledky na trhu

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Jednoduchá analýza ChSK

Absolutní bezpečnost při použití testovacích souprav NANOCOLOR® ChSK

Znamená stanovení hodnot ChSK automaticky, že se vystavujete nebezpečí? V žádném případě s ChSK testovacími soupravami od firmy MACHEREY-NAGEL! Eurofins, nezávislý zkušební institut, testoval naše ChSK testovací soupravy NANOCOLOR® ChSK na potenciální nebezpečí. Výsledkem je jednoznačné potvrzení, že dokonce náš test s nejvyšší koncentrací dvojchromanu draselného - test NANOCOLOR® ChSK 1500, je pro uživatele bezpečný. Také v možném, ale nepravděpodobném případě, že se květy testu NANOCOLOR® ChSK při testování zahřívají bez ochranných uzávěrů, není možné v okolním vzduchu dokázat přítomnost znečištění rtuť anebo dichromanem.

Tyto vynikající výsledky jsou potvrzením vysokých nároků na bezpečnost uživatelů, které jsme si u nás, ve firmě MACHEREY-NAGEL, stanovili. I v budoucnu uděláme všechno pro zabezpečení těchto cílů.



Měření s testovací soupravou NANOCOLOR® ChSK 1500

Pokus se uskutečnil formou stanovení 48 hodnot prostřednictvím testovací soupravy NANOCOLOR® ChSK 1500, a to jednak s ochrannými uzávěry, a také bez nich.

	Základní zatížení	Základní zatížení	S uzávěrem	S uzávěrem	Bez uzávěru	Bez uzávěru
Jednotka	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Parametr	Dichroman	Rtuť	Dichroman	Rtuť	Dichroman	Rtuť
Hodnoty měření vzduchu v místnosti	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033


Informace k objednávce:

Test	měřicí rozsah	Obj. č.
ChSK 40*	2–40 mg/l O ₂	985 027
ChSK 60*	5–60 mg/l O ₂	985 022
ChSK LR 150*	3–150 mg/l O ₂	985 036
ChSK 160*	15–160 mg/l O ₂	985 026
ChSK 160* bez rtuť	15–160 mg/l O ₂	963 026
ChSK 300*	50–300 mg/l O ₂	985 033
ChSK 600*	50–600 mg/l O ₂	985 030
ChSK HR 1500*	20–1500 mg/l O ₂	985 038
ChSK 1500*	100–1500 mg/l O ₂	985 029
ChSK 4000*	400–4000 mg/l O ₂	985 011
ChSK 10000*	1,00–10,00 g/l O ₂	985 023
ChSK 15000*	1,0–15,0 g/l O ₂	985 028
ChSK 60000*	5,0–60,0 g/l O ₂	985 012

* Tento výrobek obsahuje nebezpečné látky, podléhající hlášení. Další důležité informace najdete v příbalovém letáku výrobku

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL

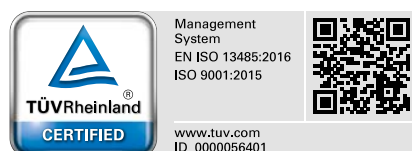

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com