

Kundeninformation

02.02.2024, Version 1, FRI

Software Update für das QUANTOFIX® Relax

Übersicht


Reflektometer	QUANTOFIX® Relax
Versionsnummer	3.07
Verfügbarkeit	ab 25.08.2025
Preis	kostenlos
Abrufbar über	https://www.mn-net.com/de/quantofix-relax-geraete-update
Benötigtes Zubehör	USB-Stick



Hinweise

Wir empfehlen, vor jedem Update eine Sicherung ihrer Messdaten über den Ausdruck oder über die Datenexport Software. Nähere Informationen zur Datensicherung entnehmen Sie dem Handbuch des Gerätes.

Updatevorgang

- Laden Sie die Updatedatei über den oben genannten Link herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie die Datei „relax.bin“ auf die oberste Ebene Ihres USB-Sticks und verbinden Sie diesen mit dem Gerät.
- Starten Sie das Gerät und tippen Sie **während des Start Vorgang** wiederholt und schnell auf den Bildschirm bis ein Zahleneingabe Feld erscheint (*Service Menü*)
- Geben Sie den Code 1234 ein
- Wählen Sie *Programm update* aus und warten Sie bis das Update beendet wurde (Dies kann einige Minuten dauern!)
- Das Gerät startet nun automatisch neu. Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist und die notwendigen Selbsttests durchgeführt hat. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs nicht aus.
- Starten Sie das Gerät erneut neu und öffnen Sie durch wiederholtes tippen auf den Bildschirm das Service Menü
- Geben Sie erneut den Service Code 1234 ein
- wählen Sie *Load default* aus um das Gerät zurückzusetzen
- **ACHTUNG: Nach einem Load default werden alle Messdaten gelöscht und das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt**
- Verlassen Sie das *Service Menü* durch Drücken der -Taste
- Prüfen Sie, ob das Update erfolgreich war über die Versionsnummer die auf dem Ausdruck nach einem Neustart angezeigt wird

Modifizierungen

- Implementierung des QUANTOFIX® Nitrit 25 Teststreifen
- Anpassung der Parameter pH und Sulfid
- Allgemeine Fehlerbehebung

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-333

E-Mail: support@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000

E-Mail: sales-de@mn-net.com

