

Kundeninformation

18.05.2021, Version 1, RaKr

Betriebssystemupdate für die Spektralphotometer NANOCOLOR[®] VIS II und NANOCOLOR[®] UV/VIS II

Übersicht

Photometer	NANOCOLOR [®] VIS II und NANOCOLOR [®] UV/VIS II
Versionsnummer Betriebssystem	7.0.2864.4
Verfügbarkeit	ab 18.05.2021
Preis	kostenlos
Benötigtes Zubehör	USB-Stick
Voraussetzung	Softwareversion ≥ 1.9.0

Hinweise




Ein Betriebssystemupdate auf die oben genannte Version ist notwendig, wenn Sie das neue Sippermodul FP-200 anbinden möchten oder eine Anbindung des Gerätes an ein Netzwerk planen.

Wir empfehlen vor der Durchführung des Betriebssystemupdates eine Sicherung aller Photometerdaten. Führen Sie hierzu ein Backup des Gerätes wie im Handbuch beschrieben durch.



Das Betriebssystemupdate kann bei Nichtbeachtung der Hinweise und der Anleitung des Updates zur Beschädigung des Gerätes führen.

Updatevorgang

- Entpacken Sie diese ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie die .arc-Updatedatei in die oberste Ebene Ihres USB-Sticks und verbinden Sie diesen mit dem Gerät.
- Drücken Sie nacheinander  →  →  und bestätigen Sie den Eintrag „Betriebssystemupdate“






Der Eintrag „Betriebssystemupdate“ ist nur im Open Mode oder für einen Anwender mit Administratorberechtigung verfügbar.

- Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja, wenn Sie das Betriebssystemupdate durchführen möchten. Der Updatevorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.



Schalten Sie das Gerät während des Updatevorgangs nicht aus. Entfernen Sie nicht den USB-Stick während des Updates. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.

- Starten Sie ihr Gerät nach Aufforderung neu. Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist und die notwendigen Selbsttests durchgeführt hat. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs bitte nicht aus.
- Bitte prüfen Sie über  →  → , ob das Betriebssystemupdate erfolgreich war. Die aufgespielte Version wird hier nun angezeigt.

Modifizierungen

- Bugfixes

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-331

E-Mail: csc@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000

E-Mail: sales-de@mn-net.com

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE/international:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com