

MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR[®] TOC Neo



Nieuwe en herziene TOC-testkits

- Nieuwe schroefkoppeling voor verbeterde bediening
- Ontsluiting in een gesloten systeem voor vereenvoudigde uitvoering
- Bewezen chemie voor betrouwbare resultaten

TOC-bepaling in slechts drie stappen

TOC-analyse met behulp van NANOCOLOR®

Naast COD (chemisch zuurstofverbruik) en BOD5 (biochemisch zuurstofverbruik) is TOC (totaal organisch koolstof) een belangrijke somparameter voor de beoordeling van de organische belasting in afvalwater. Het wordt berekend als de som van opgeloste en onopgeloste organische koolstofverbindingen. De TC (totaal koolstof) van een monster bestaat uit de TIC (totaal anorganisch koolstof) en de TOC (totaal organisch koolstof).

Het TOC-gehalte van afvalwater kan betrouwbaar worden bepaald met de nieuwe buistests NANOCOLOR® TOC 30 Neo en NANOCOLOR® TOC 300. In slechts drie stappen krijgt u binnen twee uur een betrouwbaar resultaat.

1. Verwijdering van anorganische koolstof met NANOCOLOR® TIC-Ex
2. Monsterontsluiting met NANOCOLOR® verwarmingsblokken
3. Meten van cuvetten met NANOCOLOR®-fotometers

Verbeterde bediening met nieuwe schroefkoppeling

De nieuwe NANOCOLOR® TOC Neo

Met de nieuwe rondcuvet tests NANOCOLOR® TOC 30 Neo en NANOCOLOR® TOC 300 Neo vertrouwen we op de beproefde chemie van onze TOC-tests met verbeterde hantering. Dankzij de nieuwe schroefkoppeling kunnen de cuvetten eenvoudiger aan elkaar worden geschroefd. Het zorgt er ook voor dat de ontsluiting in een gesloten systeem mogelijk is. Dit betekent dat het gebruik van de drukvereffeningsnaald niet langer nodig is.





Bestelinformatie

Beschrijving	Meetbereik	REF
■ NANOCOLOR® TOC 30 Neo	2.0 – 30.0 mg/L C	985048
■ NANOCOLOR® TOC 300 Neo	20 – 300 mg/L C	985051

Betrouwbaar als een analysator

Hoge vergelijkbaarheid bij inlaat- en uitlaatmonsters

Onze TOC Neo-testkits leveren nauwkeurige resultaten die vergelijkbaar zijn met die van een TOC-analysator. In een vergelijking met drie inlaat- en drie uitlaatmonsters vertoonden beide testkits een uitstekende overeenstemming met de meetwaarden van de analysator. Vertrouw op een snelle, eenvoudige en betrouwbare TOC-bepaling – ook zonder complexe apparatuur.

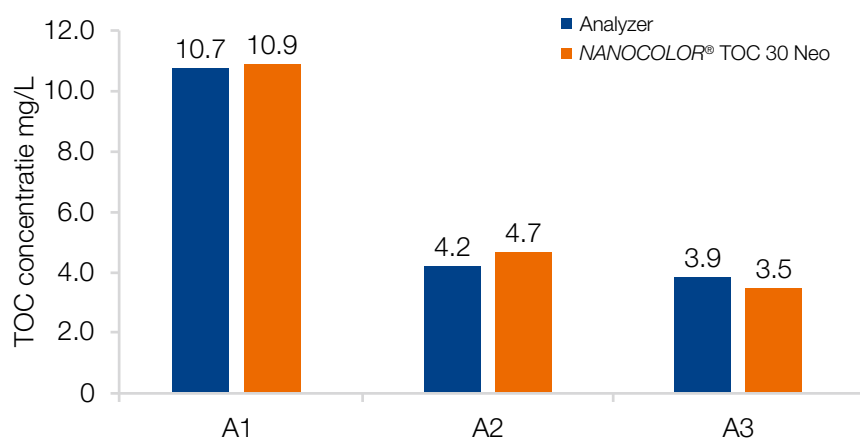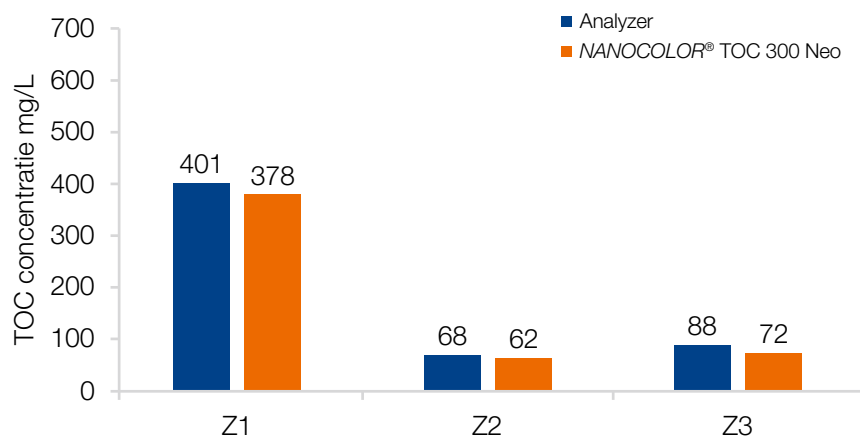

Nieuwsgierig naar MACHEREY-NAGEL?

Probeer nu kosteloos en vrijblijvend een MACHEREY-NAGEL meetstation, inclusief reagentia en overtuig uzelf van onze kwaliteit en onze service.


Neem gewoon contact met ons op:

Telefoon: +49 24 21 969-333

E-mail: support@mn-net.com

Of neem contact op met onze buitendienst.

Bezoek
onze
website!

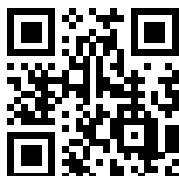

Aangeboden door:

Follow us



www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

