

Analytik vom Teststreifen aufs Handy

QuantifyGo®

Das Smartphone-Upgrade
für QUANTOFIX®

Eintauchen.
Scannen.
Fertig!



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Einfache Handhabung

So einfach geht's

Mit *QuantifyGo*® werten Sie Ihre QUANTOFIX® Teststreifen jetzt ganz unkompliziert digital aus – direkt mit Ihrem Smartphone und ohne eine App zu installieren.



- 1 Scannen Sie den QR-Code auf der Faltschachtel oder auf der Innenseite dieses Flyers.



- 2 Drücken Sie den "Scan"-Button in der *QuantifyGo*® Anwendung.



- 3 Legen Sie den in die Lösung eingetauchten Teststreifen auf die markierte Fläche und fotografieren Sie ihn.




- 4 Ihr Ergebnis erscheint sofort auf dem Bildschirm.

Testen Sie selbst!


Mit *QuantifyGo*® erleben Sie die digitale Auswertung Ihrer QUANTOFIX® Teststreifen live.

Legen Sie den Teststreifen auf die dazugehörige Seite der Faltschachtel oder direkt auf die Scanfläche auf der Innenseite des Flyers!

QUANTOFIX®
Peroxid 25

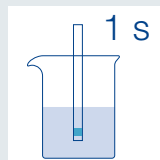

Teststreifen 1 s lang in die Probe eintauchen.

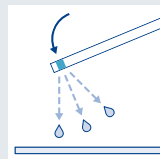

Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.



15 s warten.




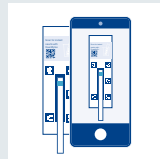


Bild aufnehmen und in *QuantifyGo*® hochladen

QUANTOFIX®
Peroxid 100

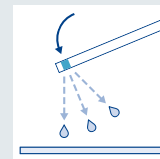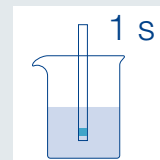

5 s warten.

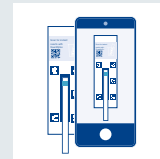

Ihren Teststreifen live erleben!

Klarer Messwert –
Objektiv, hürdenlos und kostenfrei!

- QR-Code mit dem Smartphone scannen
- Streifen unten auf das Schachtelmotiv legen
- Digitalen Messwert sofort abrufen

Gut zu wissen

Registrieren Sie sich optional für Teamfunktionen, Datenspeicherung und Downloads.

Scannen Sie den QR Code und gelangen Sie direkt zu QuantifyGo®!

Scan for instant results with QuantifyGo



QuantifyGo®

Ein System. Alle Proben. Volle Kontrolle.

Präzision statt Schätzung



Objektive Werte in mg/L. Schluss mit dem Vergleichen von Farbskalen per Auge.

Ihre Daten, Ihre Struktur



Ergebnisse direkt mit Probenart (z.B. Milch) oder Standort verknüpfen.

Vernetztes Arbeiten im Team



Ergebnisse in Echtzeit mit dem Team teilen. Ideal für Schichtübergaben.



Dokumentation auf Knopfdruck



Messwerte filtern und direkt als PDF- oder Excel-Bericht für Ihre Audits exportieren.

Scan and Go



Kein Download, keine IT-Freigabe nötig. Einfach QR-Code scannen und im Browser auswerten.

Profi-Analytik inklusive



Für QUANTOFIX® Nutzer sind alle Funktionen – vom Scan bis zum Export – komplett kostenfrei.

QuantifyGo® – Flexibel und Mobil

- Mobile Analyse direkt vor Ort für eine flexible Ergebnismittlung am Einsatzort
- Sofort-Start ohne Hardware ermöglicht die direkte Nutzung ohne Zusatzkosten
- Digitale Objektivität garantiert Ihnen präzise Werte ohne Ablesefehler
- Digitales Datenmanagement erlaubt die einfache Archivierung und den Export



Das Gratis-Upgrade für Ihre Teststreifen

Wer sich registriert, kann noch mehr entdecken

- Ergebnisse speichern und herunterladen
- Probeninformationen hinzufügen
- Im Team arbeiten und Daten teilen

Gratis

Digital auswertbare Teststreifen



Weitere Teststreifen werden folgen.

Alles auf einen Blick

Besuchen Sie uns online für mehr Informationen, Tutorials und den Download des kostenlosen Scan-Rahmens. Erfahren Sie alles über die Vorteile von QuantifyGo® und wie Sie Ihren Workflow optimieren.

Gestalten Sie die Zukunft mit!

Wir entwickeln QuantifyGo® für Sie. Welchen Teststreifen möchten Sie als Nächstes digital auswerten?

Wunsch-Parameter einreichen:
support@mn-net.com

Ihre Meinung zählt!

Helfen Sie uns, die Applikation noch besser zu machen. Jedes Feedback fließt direkt in unsere Entwicklung ein.




Sie haben Fragen?

Unser Service-Team steht Ihnen gerne
zur Verfügung:


Customer Service Center

Tel.: +49 24 21 969-333

support@mn-net.com

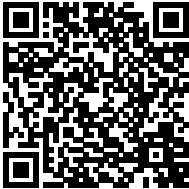

Ihr Ansprechpartner:

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

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valenciennner Str. 11

52355 Düren · Deutschland

KATDE100269 Flyer QuantifyGo de3a · Prostock-studio · Trukune – stock.adobe.com

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

