



visocolor® ECO Phosphat

Phosphate / Phosphate / Fosfato

Messbereich / Range / Domaine de mesure / Rango
0.2 – 5 mg/L PO₄-P

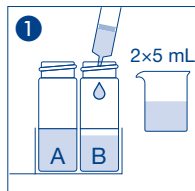


1
Probe
Sample
Echantillon
Muestra

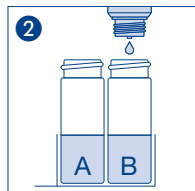

2
6 δ PO₄-1




3
Schütteln
Shake
Agiter
Agitar

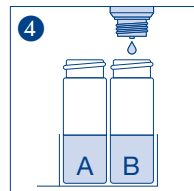


4
6 δ PO₄-2



5
Schütteln
Shake
Agiter
Agitar

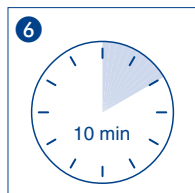

6
Warten
Wait
Attendre
Espere

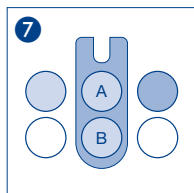

7
Messung
Measurement
Mesure
Medición

Bei Anwendung in der Bodenanalytik mit der Extraktionslösung B (CAL), bitte die Hinweise des „VISOCOLOR® Bodenkoffer“-Handbuchs REF 914602 in Kapitel 3.7 beachten (Verdünnung 1+4).

For use in soil analysis with the extraction solution B (CAL), please consider the instructions from the "VISOCOLOR® Reagent case for soil analysis" handbook REF 914 602 in chapter 3.7 (dilution 1+4).

Pour l'utilisation dans le cadre de l'analyse du sol avec la solution d'extraction B (CAL), utiliser l'instruction de la « mallette d'analyse du sol VISOCOLOR® » manuel REF 914602 chapitre 3.7 (dilution 1+4)

Para aplicaciones en análisis de suelos con la disolución para extracción B (CAL), por favor considere las instrucciones del manual "VISOCOLOR® Maletín para análisis de suelos" REF 914602 capítulo 3.7 (dilución 1+4).

Geeignet für Meerwasser

Suitable for seawater

Convient à l'eau de mer

Adecuado para el agua de mar



MACHEREY-NAGEL
www.mn-net.com