

Kundeninformation

20.10.2021, Version 1, RaKr

Firmwareupdate für Kompaktphotometer PF-12^{Plus}

Übersicht

Photometer	Kompaktphotometer PF-12 ^{Plus}
Versionsnummer	3.0.1
Verfügbarkeit	ab 22.10.2021
Preis	kostenlos
Abrufbar über	https://www.mn-net.com/nanocolor-geraete-updates
Benötigtes Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • USB-AB-Verbindungskabel (REF 919687) • Computer



Updatevorgang

HINWEIS

Das Firmwareupdate auf die Version 3.0.1 führt einen automatischen Systemreset durch. Sichern Sie zuvor Ihre Messergebnisse und Sondermethoden. Verwenden Sie hierzu die kostenlose Datenexportssoftware, die im Lieferumfang des Gerätes enthalten ist und auf unserer Webseite über den in der Übersicht angegebenen Link heruntergeladen werden kann.

Nach Durchführung des Firmwareupdates auf die Version 3.0.1 ist ein anschließendes Parameterupdate auf die aktuellste Version zwingend erforderlich, sofern Sie Ihr Gerät von einer Version < 2.0.0 updaten.

Bei Verwendung eines Sonderfilters im PF-12^{Plus} kontaktieren Sie vor dem Update bitte

MACHEREY-NAGEL.

- Das Update der Firmware erfolgt über die Firmwareupdate Software. Eine entsprechende Anleitung zur Durchführung des Firmwareupdates finden Sie auf der Webseite unter dem in der Übersicht angegebenen Link.
- Nach erfolgreichem Firmwareupdate wird beim Gerätestart die folgende Firmwareversion angezeigt: 3.0.1
- Das Update der Parameter erfolgt über die separate Parameterupdate Software. Eine entsprechende Anleitung zur Durchführung des Parameterupdates finden Sie auf der Webseite unter dem in der Übersicht angegebenen Link.

Modifizierungen

- Implementierung der neuen Produktreihe NANOCOLOR® ECO
- Änderung der Sondermethodenprogrammierung: Bestehende Methoden können nicht mehr editiert, sondern nur noch eingesehen werden. Zum Editieren einer Methode muss diese mit den geänderten Informationen neu angelegt werden. Wir empfehlen anschließend das Löschen der alten Methode.
- Reduzierung der programmierbaren Sondermethoden auf 20.
- Bugfixes

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-331

E-Mail: csc@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000

E-Mail: sales-de@mn-net.com