

Kundeninformation

14.10.2022, Version 1, FHS

Importieren des Tests **NANOCOLOR[®] ECO Mangan** auf dem **NANOCOLOR[®] VIS II** und **UV/VIS II**


Überblick

Photometer	NANOCOLOR [®] VIS II und UV/VIS II
Verfügbarkeit	14.10.2022
Testnummern	4-05 (16°mm), 4-55 (50 mm)
Benötigtes Zubehör	USB-Stick

Hinweise

Auch wenn durch das Importieren der Methodendatei kein Einfluss auf die Gerätedaten und kundeneigenen Methoden genommen wird, empfiehlt MACHEREY-NAGEL Vorsichtsmaßnahmen, um Datenverlusten vorzubeugen. Sichern Sie vor dem Import der Methodendatei die Datenbank des Gerätes indem Sie über *Hauptmenü* → *Einstellungen* → *Backup* → *USB-Stick* → *Backup* sichern. Weiterhin wird empfohlen, eigene Benutzermethoden über *Methoden* → *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Liste* → *Export* vor dem Importvorgang auf einem USB-Stick zu speichern. Eine genaue Anleitung zur Datensicherung finden Sie im Handbuch des entsprechenden Photometers.

Methoden Import

- Laden Sie die ZIP-Datei mit der Methode über den obigen Link herunter und entpacken Sie die Methodendateien auf Ihrem Computer.
- Kopieren Sie die .mtd-Datei des entsprechenden Gerätes auf die oberste Ebene eines USB-Sticks.
- Schließen Sie den USB-Stick an das Photometer an.
- Rufen Sie die Liste der Benutzermethoden über *Methoden* → *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Liste* auf.
- Wählen Sie das -Icon aus und importieren Sie die Methodendatei für das verwendete Photometer.
- Der erfolgreiche Import wird durch eine Nachricht auf dem Bildschirm quittiert und muss mit *OK* bestätigt werden. ACHTUNG: Der Test wird nach dem Import nicht in der geöffneten Listenansicht aufgeführt!
- Der Test **NANOCOLOR[®] ECO Mangan** kann durch Eingabe der Testnummern 405 (Rundküvette) oder 455 (Recheckküvette) im Menü *Testnummer* oder über das Einstecken der barcodierten Rundküvette in den Küvettenschacht ausgewählt werden.

Modifizierungen

- Verwenden Sie die Dateien VIS_II_4_05.mtd und VIS_II_4_55.mtd, um den Test **NANOCOLOR[®] ECO Mangan** (REF 976005) auf das **NANOCOLOR[®] VIS II** zu importieren.
- Verwenden Sie die Dateien UVVIS_II_4_05.mtd und UVVIS_II_4_55.mtd, um den Test **NANOCOLOR[®] ECO Mangan** (REF 976005) auf das **NANOCOLOR[®] UV/VIS II** zu importieren.

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung:

Tel.: +49 24 21 969-333
E-Mail: support@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000
E-Mail: sales-de@mn-net.com