

Anleitung

Bor 3 Methoden import auf dem NANOCOLOR® ^{UV}/_{VIS} II, VIS II and Advance

Übersicht

| | |
|--------------------|--|
| Photometer | NANOCOLOR® ^{UV} / _{VIS} II, VIS II und Advance |
| Verfügbarkeit | Ab 12.07.2024 |
| Preis | Kostenlos |
| Link | https://www.mn-net.com |
| Benötigtes Zubehör | USB stick, Wasser NULL (nur Advance) |



Update

Methoden import

^{UV}/_{VIS} II und VIS II:

- Laden Sie die Methodendatei über die Produkt-Download-Seite herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie je nach Photometer die Methodendatei "UVVIS_0_13.mtd" oder "VIS_0_13.mtd" auf die oberste Ebene Ihres USB-Sticks und schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an.
- Gehen Sie auf *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Liste*.
- Drücken Sie auf *Importieren* und wählen Sie die .mtd-Datei aus der Liste aus.
- Das Photometer zeigt die Meldung "Daten wurden erfolgreich importiert" an.

ACHTUNG: Ab Firmware Version > 1.12.0 wird die eigens importierte Methode bei jedem Neustart gelöscht. Die Methode wird in der Firmware Version 1.15.2 regulär enthalten sein.

Advance:

- Laden Sie die Methodendatei über die Produkt-Download-Seite herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie die Methodendatei "2-13_Bor 3.nad" auf die obere Ebene eines USB-Sticks und schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an.
- Gehen Sie auf *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Methodenliste*.
- Drücken Sie die Schaltfläche *Importieren* in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie die .nad-Datei aus der Liste aus.
- Das Photometer zeigt nun die Meldung "Daten wurden erfolgreich importiert" an.

Messung von NANOCOLOR® Bor 3 Proben

^{UV}/_{VIS} II und VIS II:

- Bereiten Sie den Test gemäß der Anleitung vor.
- Setzen Sie die Küvette in den Küvettenschacht ein.
- Das Photometer scannt den Barcode und ruft den Test automatisch auf.

Advance:

- Bereiten Sie den Test entsprechend der Anleitung und eine Küvette mit destilliertem Wasser als NULL vor.
- Rufen Sie die Methode auf, indem Sie den Test entweder über *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Methodenliste* auswählen oder unter Testnummer die Testnummer 2-13 eingeben.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Photometer Bildschirm.

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

| | | |
|---|---------|---------------------|
| Technischer Support und Kundenberatung | Tel.: | +49 24 21 969-333 |
| | E-Mail: | support@mn-net.com |
| Bestellannahme (national) | Tel.: | 0800 2616 000 |
| | E-Mail: | sales-de@mn-net.com |