

## Kundeninformation

Version 5

# NANOCOLOR® USB Handscanner

## Probeninformationsverwaltung im Handumdrehen

### Übersicht

Bezeichnung	NANOCOLOR® USB Handscanner für Spektralphotometer NANOCOLOR® UV/VIS und UV/VIS II sowie NANOCOLOR® VIS und VIS II
REF	919134
Preis	680,00 €*
Lieferumfang	Handscanner, Scannerhalterung und Bedienungsanleitung

\*Preis gültig bis 31.12.2025



## Verwalten von Probeninformationen

Mit Hilfe des NANOCOLOR® USB Handscanners können Sie eine beliebig große Anzahl von Probeninformationen verwalten und in Sekundenschnelle dem entsprechenden Messwert zuordnen. Dies erspart Ihnen das Scrollen durch die maximal 50 Probeorte umfassende Probeortliste sowie das anschließende manuelle Zuweisen des Probeortes zu jeder einzelnen Messung.

Der Anschluss des NANOCOLOR® USB Handscanners erfolgt direkt über die USB-Masterschnittstelle Ihres Spektralphotometers.

## Probenlistenenerstellung

Eine weitere Möglichkeit den NANOCOLOR® USB Handscanner einzusetzen ist die Erstellung einer Probenliste mit der NANOCOLOR® PC-Software. Bitte beachten Sie, dass die NANOCOLOR® PC-Software nur in Kombination mit den Spektralphotometern NANOCOLOR® UV/VIS und VIS verwendet werden kann. Schließen Sie den NANOCOLOR® USB Handscanner direkt an Ihren PC an und scannen Sie die Barcodes Ihrer Proben nacheinander ein. Anschließend wird die Probenliste, ohne weitere Eingaben, von der NANOCOLOR® PC-Software abgearbeitet.

## Barcodes

Der nachfolgende Link erlaubt es Ihnen, Barcodes eigenständig zu erzeugen und diese in einem Dokument individuell zusammenzustellen: <http://herdsoft.com/ti/barvis/cgibar/>

Wir empfehlen, den Barcodetyp „Code128“ zu verwenden und eine maximale Anzahl von 12 Zeichen einzuhalten.

## Konfiguration

Der **NANOCOLOR®** USB Handscanner ist bei Auslieferung so programmiert, dass er sofort in Kombination mit unseren Spektralphotometern verwendet werden kann. Der Zustand bei Auslieferung kann jederzeit durch scannen (von oben nach unten) der nachfolgend aufgeführten Barcodes wiederhergestellt werden.

<p><b>SET (ZZ)</b></p>	
<p><b>SU</b></p>	
<p>USB</p> <p><b>BAQ</b></p> <p>Store custom defaults</p>	
<p><b>END (ZZ)</b></p>	

## Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

<p><b>Technischer Support und Kundenberatung</b></p>	<p>Tel.: +49 24 21 969-333</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:support@mn-net.com">support@mn-net.com</a></p>
<p><b>Bestellannahme (national)</b></p>	<p>Tel.: 0800 2616 000</p> <p>E-Mail: <a href="mailto:infos@mn-net.com">infos@mn-net.com</a></p>