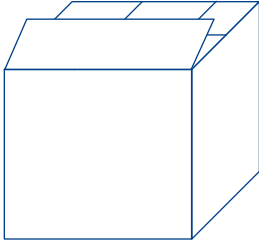
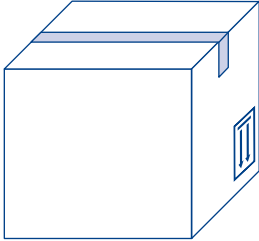
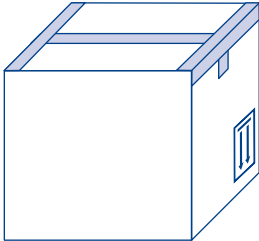



Hävittäminen


Ohjeet jätekartonkien käyttöön


- 

1 Kun jätekartongit on vastaanotettu, ne vedetään erilleen ja kootaan lähetyskelpoiseen muotoon. Pitemmät kansi- ja pohjasivut muodostavat yläpään ja ne käännetään viimeiseksi.
- 

2 Pohja suljetaan ensin lasikuituvahvisteisella teipillä (75 mm). Teippi voidaan tilata viitteellä REF 916 20 firmalta MACHEREY-NAGEL. Rullassa on 50 metriä teippiä.
- 

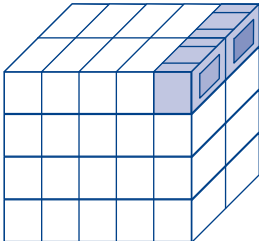3 Varmista, että painetut nuolet osoittavat pohjaa suljettaessa ensin alaspäin. Vain näin voidaan taata, että kaikki kyvetit seisovat kuljetuksen aikana pystyssä. Turvallisuuden kohottamiseksi on käytettävä määräystenmukaista kuvassa esitettyä kaksois-T -liimanauhaa (katso kuva 3). Käännä kartonki ympäri ennen seuraavaa työvaihetta.
- 

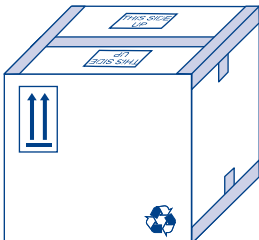4 Pinoa MACHEREY-NAGEL PC-vahto laatikot (liimaamatta) jätekartonkeihin piirroksen mukaisesti. Täytä kartongit kokonaan reagenssipakkauksilla.
- 

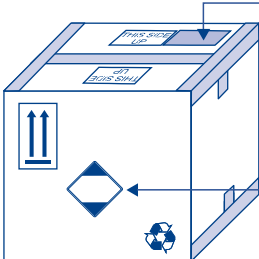5 Kun kartonki on täytetty kokonaan, sulje kartonki lasikuituvahvisteisella teipillä. Käytä myös tässä esitettyä kaksois-T -liimausta. Yläkannessa on huomautus tämä puoli ylöspäin „THIS SIDE UP“.
- 

6 Poista vanhat tarrat, tee lukukelvottomiksi tai peitä ne. Jätekartonki (ADR mukainen pahvilaatikko) varustetaan tämän jälkeen merkinnällä „Rajoitetut määrät“ ja MN-osoitetarralla.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Str. 11
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com



A0xxxxx / fi02 / 071x