

MACHEREY-NAGEL

Intervalos de medición del 20 – 80 %

Para los parámetros típicos del agua y de las aguas residuales, disponemos de una amplia gama de pruebas con distintos intervalos de medición. Para cada aplicación una prueba con el intervalo de medición óptimo. La elección de la prueba adecuada para el usuario es decisiva para un análisis satisfactorio. El intervalo de medición correspondiente se deberá seleccionar de manera que el resultado previsto se sitúe entre el 20 y el 80 % del intervalo de la prueba utilizada. En este intervalo, la fiabilidad analítica es máxima. El usuario obtiene resultados fiables y queda protegido frente a sus superiores y a las autoridades competentes.



Amonio [mg/L de NH ₄ -N]				
Amonio 3	0,04	0,49	1,85	2,30
Amonio 10	0,2	1,8	6,4	8,0
Amonio 50	1,0	8,8	32,2	40,0
Amonio 100	4	19	65	80
Amonio 200	30	56	134	160
Amonio 2000	300	560	1340	1600
DQO [mg/L de O ₂]				
DQO 40	2	10	32	40
DQO 60	5	16	49	60
DQO 60 en agua salada	5	16	49	60
DQO LR 150	3	32	121	150
DQO 160	15	44	131	160
DQO 300	50	100	250	300
DQO 600	50	160	490	600
DQO 1500	100	380	1220	1500
DQO HR 1500	20	316	1204	1500
DQO 4000	400	1120	3280	4000
DQO 10000	1000	2800	8200	10000
DQO 15000	1000	3800	12200	15000
DQO 60000	5000	16000	49000	60000
Nitrato [mg/L de NO ₃ -N]				
Nitrato 8	0,30	1,84	6,46	8,00
Nitrato 50	0,3	4,6	17,7	22,0
Nitrato 250	4	15	49	60
Nitrito [mg/L de NO ₂ -N]				
Nitrito 2	0,003	0,094	0,369	0,460
Nitrito 4	0,1	0,9	3,2	4,0
Ortofosfato y fosfato total [mg/L de P]				
Ortofosfato y fosfato total LR 1	0,05	0,14	0,41	0,50
Ortofosfato y fosfato total 1	0,05	0,34	1,21	1,50
Ortofosfato y fosfato total 5	0,20	1,16	4,04	5,00
Ortofosfato y fosfato total 15	0,30	3,24	12,06	15,00
Ortofosfato y fosfato total 45	5,0	14,0	41,0	50,0
Ortofosfato y fosfato total 50	10,0	18,0	42,0	50,0
Nitrógeno total [mg/L de N]				
Nitrógeno total TN _b 22	0,5	4,8	17,7	22,0
Nitrógeno total TN _b 60	3	14	49	60
Nitrógeno total TN _b 220	5	48	177	220

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com