

Kundeninformation

21.12.2023 FRI

Firmware Update für die Thermoblöcke *NANOCOLOR®* VARIO 4, VARIO C2 und VARIO HC

Übersicht	
Thermoblöcke	NANOCOLOR® VARIO 4, VARIO C2, VARIO HC
Versionsnummer	05.00.00.10
Verfügbarkeit	ab 28.05.2026
Preis	kostenlos
Abrufbar über	https://www.mn-net.com/de/nanocolor-geraete-updates
Benötigtes Zubehör	USB-Stick



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass der Updateprozess einige Minuten dauern kann. Entfernen Sie während des Updates bitte nicht den USB-Stick. Das Gerät zeigt den Fortschritt des Updatevorgangs über einen Statusbalken an. Auch wenn das Geräteupdate die Datenintegrität des Gerätes nicht beeinflussen sollte, empfiehlt MACHEREY-NAGEL vor jedem Update eine Datensicherung. Sichern Sie die Daten ihrer Temperaturtests und T-Set-Kalibrierungen des Thermo-blocks mit Hilfe der kostenlosen KALIB-Software.

Updatevorgang

- Laden Sie die Updatedatei über den oben genannten Link herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie die entpackte .hex-Updatedatei auf die oberste Ebene eines USB-Sticks und verbinden Sie diesen mit dem Gerät.
- Die Updatedatei wird automatisch beim nächsten Gerätestart erkannt. Sollte dies nicht der Fall sein, so klopfen Sie bitte direkt nach dem Einschalten des Gerätes in der rechten unteren Ecke mehrfach leicht auf das Display. In dem sich öffnenden Menü kann das Update nun gestartet werden.
- Das Gerät zeigt den Updateverlauf über einen grünen Statusbalken an. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs bitte nicht aus. Nach erfolgreichem Update kann das Gerät wie gewohnt verwendet werden.
- Bitte prüfen Sie über das i-Icon, ob das Update erfolgreich war. Die aufgespielte Version 05.00.00.10 wird hier angezeigt

Modifizierung

- Die PC Anbindung an die Kalib Software wurde entfernt
- Implementierung eines Zertifikatsexports mittels QR-Code
- Implementierung eines Zertifikatsexports über die USB Schnittstelle mittels .htm Datei
- Implementierung eines neuen Zertifikats im neuen Design
- Implementierung von Heizprogrammen
- Implementierung von Benutzereigenen Heizprogrammen
- Implementierung eines Favoritensystems für Heizprogramme
- Implementierung einer Kalibrierfunktion für Hauben mit Verriegelung beim VARIO HC
- Implementierung einer hellen und dunklen Benutzeroberfläche
- Bugfixes

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-333

E-Mail: support@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000

E-Mail: sales-de@mn-net.com