


Manejo sencillo

Así de fácil

Con *QuantifyGo*®, ahora puede evaluar sus tiras reactivas QUANTOFIX® de forma digital y sin complicaciones : directamente con su smartphone y sin necesidad de instalar ninguna app.



1 Escanee el código QR de la caja o del interior de este folleto.

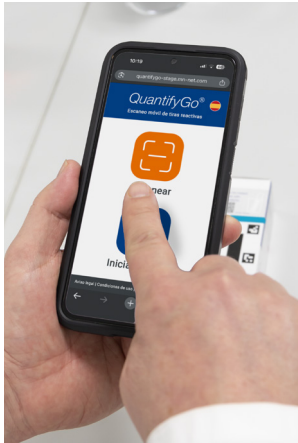

2 Pulse el botón "Scan" en la aplicación *QuantifyGo*®.



3 Coloque la tira reactiva (ya sumergida) sobre la zona marcada y tome la foto.



4 El resultado aparecerá al instante en la pantalla.

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
¿Tiene alguna duda?

Nuestro equipo de atención al cliente está a su entera disposición :

Servicio de Atención al Cliente
Tél. : +49 24 21 969-333
support@mn-net.com



Su contacto :



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Alemania



El análisis, de la tira reactiva a su móvil.

QuantifyGo®

La extensión para smartphone de QUANTOFIX®

Sumergir.
Escanear.
¡Listo!



KATES 100289 Flyer QuantifyGo es3a · Prostock-studio · Trukune – stock.adobe.com



¡Pruébelo usted mismo !

Con *QuantifyGo*® podrá evaluar digitalmente sus tiras reactivas QUANTOFIX® en vivo.

¡Coloque la tira reactiva sobre la cara correspondiente de la caja o directamente sobre la superficie de escaneo en el interior del folleto !

QUANTOFIX®
Peroxido 25

1 s

Sumergir la tira 1 s en la muestra.

Sacudir el exceso de líquido.

Esperar 15 s.

Tomar la foto y cargar en *QuantifyGo*®.

QUANTOFIX®
Peroxido 100

1 s

Sumergir la tira 1 s en la muestra.

Sacudir el exceso de líquido.

Esperar 5 s.

Tomar la foto y cargar en *QuantifyGo*®.

¡Viva la experiencia en directo !

QuantifyGo®

Sistema único. Análisis completo. Máximo control.

Resultados claros –
¡objetivos, sin barreras y gratuitos !

- Escanee el código QR con su smartphone.
- Coloque la tira sobre el diseño de la caja aquí debajo.
- Obtenga al instante su valor de medición digital.


Información útil

¡Regístrese de forma opcional para funciones de equipo, almacenamiento de datos y descargas.

Scan for instant
results with
QuantifyGo



¡Escanee el
código QR
para acceder
directo a
QuantifyGo® !

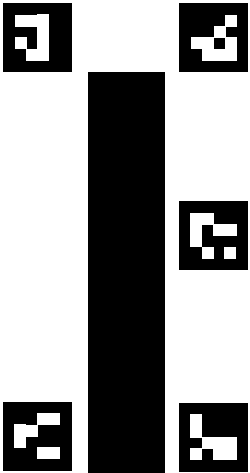

MACHEREY-NAGEL MN
www.mn-net.com

Precisión en vez de estimación



Valores objetivos en mg/L.
Olvídese de comparar
escalas de colores a ojo.

Sus datos, su estructura



Vincule sus resultados
directamente con el tipo de
muestra (p. ej., leche) o la
ubicación.

Trabajo en equipo conectado



Comparta resultados en
tiempo real con su equipo.
Ideal para relevos de turno.



Documentación en un clic



Filtre sus mediciones y
expórtelas directamente
como informe PDF o Excel
para sus auditorías.

Scan and Go



Sin descargas ni necesidad
de validación informática.
Solo escanee el código QR y
analice en su navegador.


Análisis profesional incluido



Para los usuarios de
QUANTOFIX®, todas las
funciones – desde el escaneo
hasta la exportación – son
totalmente gratuitas.

QuantifyGo® – Flexible y móvil

- Análisis móvil in situ : resultados flexibles donde los necesite.
- Listo sin hardware : uso directo y sin costes adicionales.
- Objetividad digital : valores precisos sin errores de lectura.
- Gestión digital : archivo y exportación de datos simplificados.

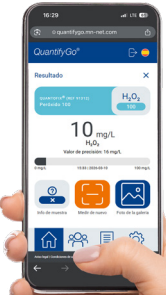

La mejora GRATIS para sus tiras

Regístrese para descubrir más :

- Guardar y descargar resultados.
- Añadir información de las muestras.
- Trabajar en equipo y compartir datos.

Tiras con evaluación digital



Próximamente más parámetros disponibles.

Todo de un vistazo

Visítenos online para más información,
tutoriales y la descarga gratuita de la
superficie de escaneo. Descubra las
ventajas de QuantifyGo® y optimice su flujo
de trabajo.

Diseñe el futuro con nosotros !

Desarrollamos QuantifyGo® para usted.
¿Qué tira reactiva le gustaría evaluar
digitalmente a continuación?

Proponga su parámetro deseado :
support@mn-net.com

¡Su opinión cuenta !

Ayúdenos a mejorar la aplicación. Cada comentario influye
directamente en nuestro desarrollo.

Gratuit

