

MACHEREY-NAGEL

Pruebas NANOCOLOR[®] CSB

de acuerdo
con
**ISO
15705**



Seguras, más seguras, máxima seguridad

- Manipulación totalmente segura para el usuario
- Sin riesgo potencial por vapores emanados de dicromato o mercurio
- No requiere mediciones de control
- Resultados únicos en el mercado

Análisis de aguas

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Análisis de la DQO sin preocupaciones

Las pruebas NANOCOLOR® CSB no entrañan ningún riesgo durante la determinación ¿La determinación de la DQO significa automáticamente exponerse a un peligro? ¡No con las pruebas MACHEREY-NAGEL CSB! Un centro de ensayo independiente, Eurofins, ha comprobado nuestras pruebas NANOCOLOR® CSB en cuanto a su potencial de riesgo y ha constatado que incluso nuestra prueba con la concentración más elevada de dicromato de potasio, la prueba NANOCOLOR® CSB 1500, es segura para el usuario. Aun en el improbable caso de que se abrieran las cubetas de NANOCOLOR® CSB y después de descomponerse se llevaran a ebullición sin su tapón roscado, no se detectaría en el aire ambiente carga de mercurio ni de dicromato. Con estos resultados MACHEREY-NAGEL pone de manifiesto nuestras elevadas exigencias para su seguridad. Seguiremos haciendo todo lo posible en el futuro para garantizarla.



Mediciones con NANOCOLOR® CSB 1500

Para el ensayo se llevaron a cabo 48 determinaciones con NANOCOLOR® CSB 1500 según las instrucciones, con y sin tapón roscado.

	Nivel de fondo	Nivel de fondo	Con tapón	Con tapón	Sin tapón	Sin tapón
Unidades	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Parámetro	Dicromato	Mercurio	Dicromato	Mercurio	Dicromato	Mercurio
Valor medido en el aire ambiente	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033

Información para pedidos

Prueba		Intervalo de medición	REF
CSB 40*	ISO 15705	2-40 mg/L de O ²	985027
CSB 60*	ISO 15705	5-60 mg/L de O ²	985022
CSB LR 150*	ISO 15705	3-150 mg/L de O ²	985036
CSB 160*	ISO 15705	15-160 mg/L de O ²	985026
DQO 160* sin Hg		15-160 mg/L de O ²	963026
CSB 300*		50-300 mg/L de O ²	985033
CSB 600*	ISO 15705	50-600 mg/L de O ²	985030
CSB HR 1500*	ISO 15705	20-1500 mg/L de O ²	985038
CSB 1500*	ISO 15705	100-1500 mg/L de O ²	985029
DQO 1500* sin Hg		100-1500 mg/L de O ²	963029
CSB 4000*		400-4000 mg/L de O ²	985011
CSB 10000*		1,00-10,00 g/L de O ²	985023
CSB 15000*		1,0-15,0 g/L de O ²	985028
CSB 60000*		5,0-60,0 g/L de O ²	985012

* Este producto contiene sustancias peligrosas sujetas a obligación de etiquetado. Consulte la información detallada en la ficha de datos de seguridad.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com