

El análisis, de la tira reactiva a su móvil.

*QuantifyGo*<sup>®</sup>

La extensión para smartphone  
de QUANTOFIX<sup>®</sup>

Sumergir.  
Escanear.  
¡Listo!



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# Manejo sencillo

## Así de fácil

Con *QuantifyGo*®, ahora puede evaluar sus tiras reactivas QUANTOFIX® de forma digital y sin complicaciones: directamente con su smartphone y sin necesidad de instalar ninguna app.



- 1 Escanee el código QR de la caja o del interior de este folleto.



- 2 Pulse el botón "Scan" en la aplicación *QuantifyGo*®.



- 3 Coloque la tira reactiva (ya sumergida) sobre la zona marcada y tome la foto.




- 4 El resultado aparecerá al instante en la pantalla.

# ¡Pruébalo usted mismo !


Con *QuantifyGo*® podrá evaluar digitalmente sus tiras reactivas QUANTOFIX® en vivo.

¡Coloque la tira reactiva sobre la cara correspondiente de la caja o directamente sobre la superficie de escaneo en el interior del folleto !

QUANTOFIX®  
Peróxido 25

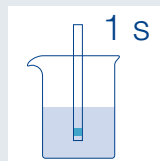


Sumergir la tira 1 s en la muestra.

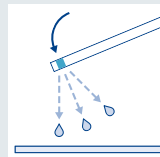

Sacudir el exceso de líquido.




Esperar 15 s.

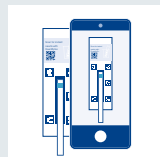


Tomar la foto y cargar en *QuantifyGo*®.

QUANTOFIX®  
Peróxido 100

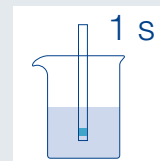


Sumergir la tira 1 s en la muestra.

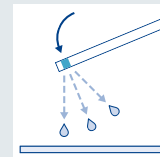

Sacudir el exceso de líquido.



Esperar 5 s.

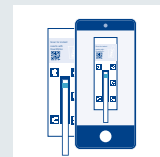

Tomar la foto y cargar en *QuantifyGo*®.

¡Viva la experiencia en directo !


Resultados claros –  
¡objetivos, sin barreras y gratuitos !

- Escanee el código QR con su smartphone.
- Coloque la tira sobre el diseño de la caja aquí debajo.
- Obtenga al instante su valor de medición digital.

#### Información útil

¡Regístrese de forma opcional para funciones de equipo, almacenamiento de datos y descargas.

Scan for instant results with QuantifyGo

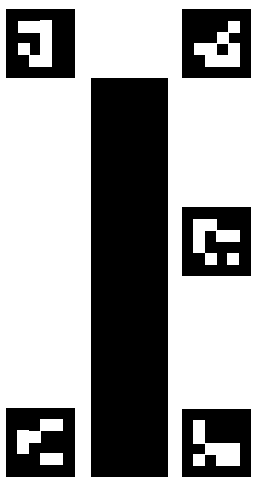

MACHEREY-NAGEL MN  
www.mn-net.com

¡Escanee el código QR para acceder directo a QuantifyGo® !

## QuantifyGo®

Sistema único. Análisis completo. Máximo control.

#### Precisión en vez de estimación



Valores objetivos en mg/L. Olvídense de comparar escalas de colores a ojo.

#### Sus datos, su estructura



Vincule sus resultados directamente con el tipo de muestra (p. ej., leche) o la ubicación.

#### Trabajo en equipo conectado



Comparta resultados en tiempo real con su equipo. Ideal para relevos de turno.



#### Documentación en un clic



Filtre sus mediciones y expórtelas directamente como informe PDF o Excel para sus auditorías.

#### Scan and Go



Sin descargas ni necesidad de validación informática. Solo escanee el código QR y analice en su navegador.

#### Análisis profesional incluido



Para los usuarios de QUANTOFIX®, todas las funciones – desde el escaneo hasta la exportación – son totalmente gratuitas.

#### QuantifyGo® – Flexible y móvil

- Análisis móvil in situ : resultados flexibles donde los necesite.
- Listo sin hardware : uso directo y sin costes adicionales.
- Objetividad digital : valores precisos sin errores de lectura.
- Gestión digital : archivo y exportación de datos simplificados.



La mejora GRATIS para sus tiras

Regístrese para descubrir más :

- Guardar y descargar resultados.
- Añadir información de las muestras.
- Trabajar en equipo y compartir datos.

Gratuit

Tiras con evaluación digital



QUANTOFIX® Peróxido 25  
Rango : 0–25 mg/L  
REF 91319

QUANTOFIX® Peróxido 100  
Rango : 0–100 mg/L  
REF 91312

Próximamente más parámetros disponibles.

Todo de un vistazo

Visítenos online para más información, tutoriales y la descarga gratuita de la superficie de escaneo. Descubra las ventajas de QuantifyGo® y optimice su flujo de trabajo.



Diseñe el futuro con nosotros !

Desarrollamos QuantifyGo® para usted. ¿Qué tira reactiva le gustaría evaluar digitalmente a continuación?

Proponga su parámetro deseado :  
[support@mn-net.com](mailto:support@mn-net.com)



¡Su opinión cuenta !

Ayúdenos a mejorar la aplicación. Cada comentario influye directamente en nuestro desarrollo.


## ¿Tiene alguna duda?

Nuestro equipo de atención al cliente está a su entera disposición :

Servicio de Atención al Cliente

Tél. : +49 24 21 969-333

support@mn-net.com

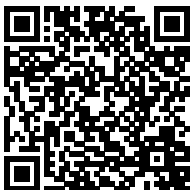

Su contacto :

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11

52355 Düren · Alemania