

Analytik mit Teststreifen neu gedacht

QuantifyGo®

Das Smartphone-Upgrade
für QUANTOFIX®

Ohne App
digital auswerten



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Einfache Handhabung

So einfach geht's

Mit *QuantifyGo*® werten Sie Ihre QUANTOFIX® Teststreifen jetzt ganz unkompliziert digital aus – direkt mit Ihrem Smartphone und ohne eine App zu installieren.



- 1 Scannen Sie den QR-Code auf der Faltschachtel oder auf der Innenseite dieses Flyers.



- 2 Drücken Sie den "Scan"-Button in der *QuantifyGo*® Anwendung.



- 3 Legen Sie den in die Lösung eingetauchten Teststreifen auf die markierte Fläche und fotografieren Sie ihn.




- 4 Ihr Ergebnis erscheint sofort auf dem Bildschirm.

Testen Sie selbst!

Mit *QuantifyGo*® erleben Sie die digitale Auswertung Ihrer QUANTOFIX® Teststreifen live.


Legen Sie den Teststreifen auf die dazugehörige Seite der Faltschachtel oder direkt auf die Scanfläche auf der Innenseite des Flyers!

QUANTOFIX®
Peroxid 25

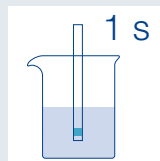

1 s

Teststreifen 1 s lang in die Probe eintauchen.

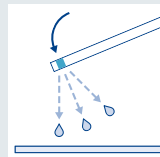

Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.



15 s

15 s warten.


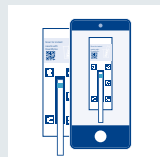



Bild aufnehmen und in *QuantifyGo*® hochladen

QUANTOFIX®
Peroxid 100

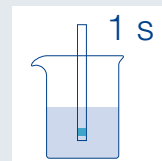

1 s

Teststreifen 1 s lang in die Probe eintauchen.

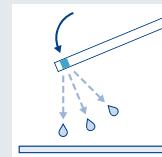

Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.



5 s

5 s warten.

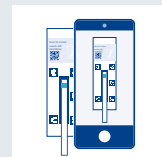


Bild aufnehmen und in *QuantifyGo*® hochladen

Jetzt direkt ausprobieren!


Klarer Messwert – Objektiv, hürdenlos und kostenfrei!

- QR-Code mit dem Smartphone scannen
- Streifen unten auf das Schachtelmotiv legen
- Digitalen Messwert sofort abrufen

Gut zu wissen

Registrieren Sie sich optional für Teamfunktionen, Datenspeicherung und Downloads.

Scannen Sie den QR Code und gelangen Sie direkt zu QuantifyGo®!

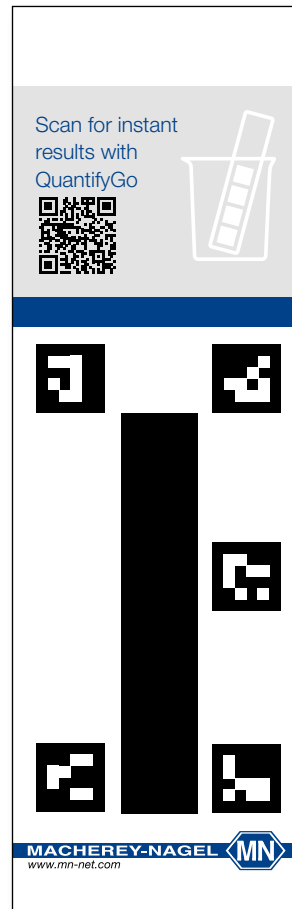

QuantifyGo®

Ein Tool. Alle Daten. Unbegrenzte Möglichkeiten.

Präzision statt Schätzung



Erhalten Sie objektive Messwerte in mg/L. Unsere innovative Technik erkennt feinste Farbabstufungen und berechnet präzise Zwischenwerte – für Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.

Ihre Daten, Ihre Struktur



Machen Sie Ihre Analytik aussagekräftig. Ergänzen Sie jeden Messwert direkt mit Probenart, Standort oder individuellen Notizen für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Vernetztes Arbeiten im Team



Digitalisierung ist Teamarbeit. Teilen Sie Ergebnisse in Echtzeit mit Kollegen – die ideale Lösung für effiziente Schichtübergaben und standortübergreifende Qualitätssicherung.



Dokumentation auf Knopfdruck



Behalten Sie den Überblick. Filtern Sie Ihre Historie und exportieren Sie alle Daten bequem als PDF-Bericht oder Excel-Datei für Ihre Audits.

Scan and Go




Vergessen Sie Speicherplatz und IT-Freigaben. Kein Download, keine Installation – einfach QR-Code scannen und sofort im Browser digital auswerten.

Kostenfreies Digital-Upgrade

Profitieren Sie von Profi-Analytik ohne Zusatzkosten. Alle Features – vom Gastmodus bis zum Daten-Export – sind für Sie als QUANTOFIX®-Nutzer gratis inklusive. Verwandeln Sie Ihr Smartphone ohne Investition in ein Messgerät.

QuantifyGo® – Flexibel und Mobil

- Mobile Analyse direkt vor Ort
- Sofort-Start ohne jede Hardware und Investition
- Objektivität durch digitale Analyse
- Digitales Datenmanagement inklusive

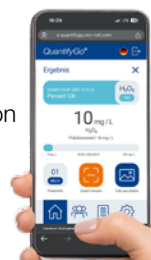

QUANTOFIX® Relax – Unser bewährter Standard

- Präzision auf Labor-Niveau
- Etabliertes Auswertegerät
- Integrierter Drucker
- Einsatzbereit ohne Internetanbindung



Startklar für Ihre digitale Analytik

Wer sich registriert, kann noch mehr entdecken

- Ergebnisse speichern und herunterladen
- Probeninformationen hinzufügen
- Im Team arbeiten und Daten teilen

Gratis

Digital auswertbare Teststreifen



Weitere Teststreifen werden folgen.

Alles auf einen Blick

Besuchen Sie uns online für mehr Informationen, Tutorials und den Download des kostenlosen Scan-Rahmens. Erfahren Sie alles über die Vorteile von QuantifyGo® und wie Sie Ihren Workflow optimieren.

Gestalten Sie die Zukunft mit!

Wir entwickeln QuantifyGo® für Sie. Welchen Teststreifen möchten Sie als Nächstes digital auswerten?

Wunsch-Parameter einreichen:
support@mn-net.com

Ihre Meinung zählt!

Helfen Sie uns, die Applikation noch besser zu machen. Jedes Feedback fließt direkt in unsere Entwicklung ein.



Sie haben Fragen?

Unser Service-Team steht Ihnen gerne
zur Verfügung:

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
Customer Service Center

Tel.: +49 24 21 969-333

support@mn-net.com



Your contact person:



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11

52355 Düren · Germany

KATDE100269 Flyer QuantifyGo de1 a · Prostock-studio · Trukune – stock.adobe.com

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

